

D 型电子手掌秤操作说明

一、技术指标

型号	D50A	D100A	D150	D250	D300	D500
最大称量	0-50g	0-100g	0-150g	0-250g	0-300g	0-500g
分度值	0.01g		0.1g			
校正重量	50g		100g			500g
电源	AAA 电池（七号）X2					

二、按键功能

1. ON/OFF 开机、关机键；
2. Zero 清零、去皮键；
3. Unit 校正、单位转换键；
4. Pcs 计数键。

三、使用说明

1. 开机：“ON/OFF”是电源开关，如开机在空称情况下，2分钟之间自动关机，其它状态下5分钟均会自动关机。
2. 校正：当秤显示0.0g或0.00g时按住“Unit”键3秒以上，显示屏显示CAL 0，进行空秤检测片刻后显示屏显示“LoRd”和“***”此时放上***克标准砝码，数秒后自动显示PASS，随即显示校正重量。校正完毕。
3. 清零：清零、去皮为同一键，按清零去皮键可使秤回零。
4. 计数：放上样品，按“Pcs”键，显示“C-10”随即显示10pcs此时计数样本为10，再按“Pcs”键可循环选择样本的个数（10、20、50、100循环），选好后，可将所计量的物体放置与秤盘上，天平即显示计量物体的数目。按一下“UNIT”键即可退出计数状态。
5. 单位转换：每按一次“Unit”键“g”、“oz”、“dwt”、“ozt”、“ct”之间转换。

常熟市意欧仪器仪表有限公司

（原常熟市长青仪器仪表厂）

ISO9001:2000 认证企业

产品获准：中华人民共和国制造计量器具许可证量制 苏制 00000500 号-1



厂址：江苏省常熟市白茆工业园区

邮编：215532

电话：（0512）52305928 52305929

网址：<http://www.eea-cs.com>

传真：（0512）52305920

Email：eea@eea-cs.com

服务热线：（0512）52305926 52305923