

T100/T200 型电子手掌秤操作说明

一、技术指标

- 1、最大称量：100g/200g
- 2、分度值：0.1g
- 3、电源：3 节 1.5V “SR44” 电池

二、使用说明

1、按“T/ON”开机，开机后按“T/ON”为清零。

2、关机

如需关机，按“C/OFF”键，即关机。为了节省电池，如天平显示“0.0”时 30 秒后自动关机，其它状态 5~7 分钟均会关机。

3、电池电压低时，电池指示亮出来。电压低时，称量可能不准。

4、校正

如需校正，按“T/ON”开机时，立即按住“C/OFF”键，显示“CAL”，松开“C/OFF”键，再按“T/ON”键，显示“C—”后，再放上最大量程砝码，天平稳定后即显示“100.0g”或显示“200.0g”

如出现“C—F”表示校正有误，2 秒后显示“0.0”应关机后，重新再来。

如显示“CAL”时，不需校正，按“C/OFF”键，显示“END”，按“T/ON”则退出，进入称重状态。

如显示“C—”时，不需校正，可按“C/OFF”键，进入称重状态。

注意：不论在何种重量单位均用 100g/200g 标准砝码进行校正，校正后显示的示值为标准克砝码所对应其它单位的重量示值。

5、单位转换

按“T/ON”开机时，立即按住“C/OFF”键，显示“CAL”，松开“C/OFF”键，再按“C/OFF”键，显示“UNIT”，1 秒后显示原来单位，如需转换，按“T/ON”键，每按一次，转换一个单位。确认后，按“C/OFF”键，显示“END”，按“T/ON”键，进入称重状态。

6、单位转换表：

1	ct=0.1999694g	[MET. CARAT]	(克拉)
1	lb=453.59237g	[AVOIRDUPOIS POUND]	(磅)
1	oz=28.349523g	[AVOIRDUPOIS OUNCE]	(盎司)
1	ozt=31.1034768g	[TROY OUNCE]	(金衡盎司)
1	dwt=1.55517384g	[PENNYWEIGHT]	(英钱)

以上单位仅供参考，每台秤所使用的单位以能在单位转换中显示的单位为准。

常熟市意欧仪器仪表有限公司

(原常熟市长青仪器仪表厂)

ISO9001:2000 认证企业

产品获准：中华人民共和国制造计量器具许可证制 苏制 00000500 号-1



厂址：江苏省常熟市白茆工业园区

邮编：215532

电话：(0512) 52305928 52305929

网址：<http://www.eea-cs.com>

传真：(0512) 52305920

Email：eea@eea-cs.com

服务热线：(0512) 52305926 52305923